

24 小時緊急電話
(ChemTel) 888.255.3924 (美國境內)
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 經銷商
- 技術資訊
- 免費樣品
- 最新發展
- 白皮書
- 價格



ALCOTABS® 臨界清潔劑片劑

- 特殊的緩釋片劑配方可顯著地提高虹吸式移液管清洗機的清潔效能
- 濃縮物，節省成本
- 可生物降解且易於處置
- 免沖洗，提供可靠的結果且無干擾殘留物
- 用於 FDA 清潔驗證和食品接觸表面清潔

用於清潔：醫院、臨床、教育、研發和工業實驗室以及化妝品製造中使用虹吸式移液管清洗機的移液管和試管。

用於去除：土壤、砂礫、污垢、油脂、脂肪、油、血液、組織、鹽沉積物、微粒、化學品、溶劑和放射性同位素。

表面清潔：推薦用於玻璃、金屬、不鏽鋼、瓷器、陶瓷、塑膠、橡膠和玻璃纖維的腐蝕抑制配方。若及時沖洗，可用於鋁、鋅和鎂等軟金屬。建議進行腐蝕測試。

清洗方法：虹吸式移液管和試管沖洗器。

使用指導：在虹吸式清洗機中清洗移液管：使用後立即將移液管浸入 1% Alconox、Liquinox 或 Tergazyme 溶液中。將其浸泡在罐子裡，直到有足夠的移液管積聚到裝滿支架為止。將 2 滴 ALCOTABS 放入沖洗器中。將包含移液管的支架放入沖洗器中。Alcotab 會溶解（在冷水或溫水中）並起泡，產生洗滌劑溶液，會通過孔洞和移液管周圍上下流動。片劑溶解後自動沖洗。

對於分析或組織培養工作，請使用蒸餾水、去離子水或純淨水進行全部或最終沖洗。若為食品接觸表面，請使用飲用水沖洗。可應要求提供材料相容性指南。

方便的尺寸

6 瓶裝 x 100 片

Alconox 類別#

1500

ALCOTABS 通過了水分析的抑制殘留物測試，並獲得 FDA 認證。您可從業界領先的實驗室、醫院、臨床和工業供應商處取得 ALCOTABS。若要尋找 Alconox Inc. 清潔劑的經銷商，請使用 alconox.com「支援」區段中的「尋找經銷商」搜尋工具。若要索取免費樣品，請使用 alconox.com 上的「取得樣品」表格。或立即致電 +914.948.4040 聯絡 Alconox Inc.。

ATTBTC.0

24 小時緊急電話
(ChemTel) 888.255.3924 (美國境內)
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 經銷商
- 技術資訊
- 免費樣品
- 最新發展
- 白皮書
- 價格

物理資料	典型值
1% 溶液的 pH 值	6.5
表面張力 1% 溶液 (達因/cm)	32
電導率 1% 溶液 (攝氏 21 度)	6
形態	片劑
顏色	白色和米黃色薄片
水中溶解度	在環境溫度下達到 10% (w/w)
硬水有效性	高效
生物降解性	是, 符合 EC648/2004
起泡傾向	高泡
保質期	自生產月末起 36 個月
香料含量	0%
磷酸鹽含量 (以磷計)	3.9%
閃點 (華氏度)	無
有機碳 (百分比計算 w/w)	10%

化學描述

Alcotabs 主要由線性烷基芳基磺酸鈉、磷酸鹽、碳酸鹽和賦形劑成分 (有助於壓片) 的均勻混合物組成。Alcotabs 含有陰離子表面活性劑。

清潔驗證和殘留物偵測

若要量化 Alcotabs 的痕量等級以進行清潔驗證, 請使用電導率、紫外線、TOC、HPLC、陰離子表面活性劑濃度或磷偵測。如需詳細資訊, 請參閱 alconox.com「支援」中的「清潔驗證」頁面。如需瞭解有關顯示清潔劑已沖洗掉的實驗室認證測試, 請參閱 alconox.com「支援」區段中的「認證殘留偵測」。

健康與安全資訊

OSHA 有害成分	無
RCRA 危險等級	無危險
EPA 優先控制汙染物	無
DOT 危險等級	無危險
易燃性	不易燃
乳膠含量	產品或包裝中均無
刺激性	類別2 皮膚, 類別2A 眼睛刺激物
口服毒性	LD50 > 5000 mg/kg 口服大鼠
吸入毒性	溶液: 否, 粉塵: 有刺激性
VOC 含量	0%
GMO 含量	無
BSE/TSE 來源	無
2007/68/EC 附件 IIIa 過敏原	無
REACH 法規 57 條 (SVHC)	無
RoHS	無 RoHS 有害成分
致癌性	NTP = 否 IARC = 否 OSHA = 否
TSCA 化學物質清單中的成分	是
歐盟 907/2006	不包含酶、螢光增白劑、香料、過敏性香料或防腐劑

預防措施

避免接觸皮膚、眼睛與衣物。請勿食用。若接觸, 請立即使用大量水沖洗皮膚。若接觸眼睛, 請使用大量水沖洗至少 15 分鐘, 並立即就醫。您可在 alconox.com 上取得安全資料表。

如需購買規格, 請聯絡 Alconox Inc.。本文提供的資訊是典型的資料。不得作為規格。典型資料並非規格。

雖然本報告中的資訊不應被視為產品保證, 但我們敦促您調查、測試和驗證 Alconox Inc. 清潔劑是否適合您的特定應用。當然, 我們不會允許或推薦使用我們侵犯專利權的洗滌劑。我們對於 1958 年聯邦《食品添加劑修正案》中提到的產品或材料的安全性, 不作任何陳述或保證。

ATTBTC.0